



STIEFFEL
EUR CART

Digitální mikroskop Easi-Scope

Návod k použití



Easi-Scope
#SE EL00015

Easi-Scope 2
#SE EL00132

Důležité informace

Před použitím si pozorně přečtěte instrukce a uschovejte tento návod pro budoucí použití.

- Riziko udušení – malé částice.
- Nevhodné pro děti do 3 let.
- Nedovolte, aby se zařízení dostalo do kontaktu s vodou nebo jinými tekutinami.
- Čistění zařízení může vykonávat jen dospělá osoba.
- Ujistěte se, že je zařízení před začátkem čistění vypnuto.
- Na čistění zařízení použijte jemně navlhčený hadřík.
- V případě elektrostatického výboje může zařízení fungovat nesprávně. V takovém případě ho odpojte a zapojte, aby se restartovalo.
- Zařízení nevystavujte přímému sluneční záření nebo teplu.
- Aby se zabránilo možnému trvalému poškození zraku, nedávejte si rozsvícený digitální mikroskop na oko.



Instalace softwaru


Pro správné fungování zařízení je třeba nainstalovat software z příloženého CD.

- Přesvědčte se, že digitální mikroskop není připojen k počítači.
- Vložte instalační CD softwaru do CD/DVD mechaniky počítače.
- Dialogové okno instalace softwaru pro digitální mikroskop se zobrazí automaticky (pokud se instalace nespustí automaticky, najdete CD a klikněte 2x na Setup.exe soubor).
- Jednoduše následujte kroky v dialogovém okně na obrazovce pro dokončení instalace softwaru.
- Po instalaci softwaru, zapojte USB kabel (nebo USB adaptér, vid. Spárování Easi-Scope 2...) do USB portu počítače. Zařízení počítač rozpozná a nainstaluje automaticky.
- Spuštěním softwaru „Digital Viewer“ (AMCap) z pracovní plochy PC můžete zařízení začít používat.

Na noteboocích se zařízení nemusí přes software ihned spustit, protože software může jako zařízení identifikovat web kameru PC. V okně spuštěného programu pro digitální mikroskop je nahoře v menu záložka DEVICES, klikněte na ni a ze seznamu vyberte zařízení Digital Viewer, což je váš digitální mikroskop.

Poznej svůj Easi-Scope

Digitální mikroskop nepotřebuje baterie a připojuje se do počítače pomocí USB kabelu. Je vybaven VGA fotoaparátem, který umožňuje zachytávání obrazu a videa sledovaných objektů, následné prohlížení na monitoru s možností uložení a dodatečných úprav.

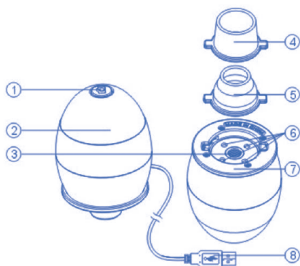


1. Spoušť
2. Kroužek na zaostřování
3. Objektiv
4. Široký adaptér pro snímání objektů
5. Úzký adaptér pro snímání objektů
6. LED diodové osvětlení
7. Zásuvka na adaptér
8. USB kabel pro připojení k PC

Poznej svůj Easi-Scope 2

Wireless

Bezdrátový mikroskop Easi-Scope 2 má integrovanou dobíjecí baterii, která se nabíjí pomocí USB kabelu. Prostřednictvím USB adaptéru dokáže bezdrátově zachytávat, VGA fotoaparátem, obraz a video sledovaných objektů až do vzdálenosti 10 metrů. K jednomu USB adaptéru je možné napojit až čtyři zařízení, mezi kterými se můžete přepínat.

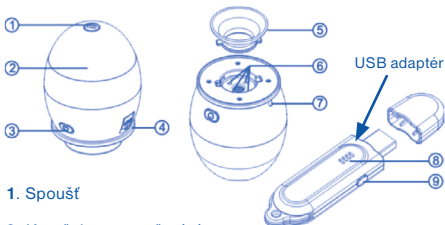

1. Spoušť

2. Kroužek na zaostřování

3. Tlačítko zapnutí
a párování s USB
adaptérem

4. USB port pro dobíjecí
kabel

5. Adaptér pro snímání
objektů

6. LED diodové osvětlení

7. Indikátor stavu zařízení
(pomalé blikání = dobít)

8. Indikátor připojení

9. Tlačítko párování

Obsluha digitálního mikroskopu

- Na zřetelné zobrazení obrázků použijte jeden z adaptérů.
- Vyberte si adaptér, uložte jej do zásuvky na adaptér, který se nachází pod hlavním tělem. Uzamkněte otočením ve směru hodinových ručiček.
- Pomocí USB kabelu propojte digitální mikroskop s počítačem. V případě Easi-Scope 2 použijte USB adaptér (vid. Spárování Easi-Scope 2...).
- Svícení diodového světla ukazuje, že je přístroj zapnutý.
- Spusťte software Digital Viewer.
- Otočte kroužkem na zaostření směrem nebo proti směru hodinových ručiček dokud se pozorovaný obraz nestane čistým a ostrým.
- Obraz může být zachycen stisknutím spouště na digitálním mikroskopu.
- zobrazí se vyfocený objekt, který si můžete přes menu *File > Save As...* uložit kdekoliv do počítače.



Spárování Easi-Scope 2 s USB adaptérem

Při prvním použití zařízení je nutné spojit/spárovat ho s USB adaptérem.

- Zapněte PC, připojte USB adaptér, spusťte software Easi-Scope 2 (AMCap) a zapněte digitální mikroskop.
- Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/párování dokud indikátor nezačne blikat a nevede se do režimu párování nejprve na Easi-Scope 2 v délce 7 sekund a pak na USB adaptéry v délce 3 sekund.
- Maximální čas párování je 15 sekund.
- Po spárování zařízení se v okně softwaru objeví obraz. Pokud se tak nestane, klikněte v menu na záložku DEVICES a vyberte si ze seznamu zařízení váš Easi-Scope 2 Wireless.

Záruka

Na zařízení a jeho součástky se vztahuje jednoletá záruka při problémech zjištěných při běžném používání. V případě špatného zacházení, poškození krytu či úmyslného poškození zařízení je záruka neplatná. Opravy, na které se nevztahuje záruka, jsou zpoplatněny. Hradí se i všechny pozáruční opravy.

Technické specifikace

- Vyvážení bílé: Automatické
- Snímač obrazu: VGA CMOS
- Rozlišení zachyceného obrazu: 640 x 480 pixelů (interpolace do 1600 x 1200 pixelů).
- Snímání fotografií: Jedno stlačení
- Osvětlení: Zabudované LED diody
- Světelnost: 3 Lux
- Expozícia: Automatická
- Rozhraní: USB 2.0
- Velikost produktu: 50 x 50 x 74 mm
- Váha produktu: 104 g

STIEFEL EUROCARD s.r.o.

Smetanovo nábřeží 454/6
682 01 Vyškov
tel.: +420 517 348 083
fax: +420 517 346 283

<http://www.stiefel-eurocart.cz>

IČO: 63996341

DIČ: CZ63996341

Zap. u KS v Brně, odd.C, vl.č.30027